


ABLAGE 6836 / 300 / GR
Ablageplatte



ABLAGE 6836 / 300 / GR
Shelf

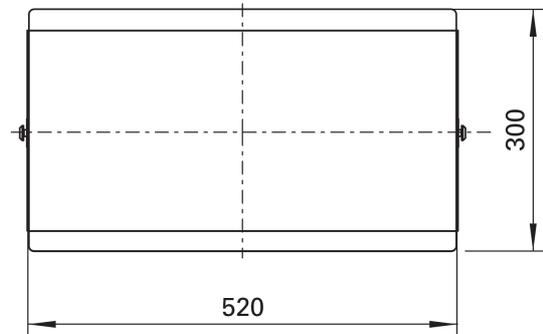

- Zubehör zu unserem Labor und Messleitungswagen
 - 1 Ablageplatte, 520 x 300 mm, auf Zwischenstreben, zur Aufbewahrung von Messgeräten und Messmitteln.
 - Maximale Tragkraft der Platte: 20 kg
- *Accessory for our laboratory- and test trolley*
 - *1 shelf, 520 x 300 mm, on intermediate supports, for the storage of measurement instruments and - equipment.*
 - *Max. load capacity: 20 kg*

Position / Item

Pos. 1
Item 1



Ablageplatte 300 mm tief
(1x) ABLAGE 6836 / 300 / GR

Shelf 300 mm deep
(1x) ABLAGE 6836 / 300 / GR

Nicht im Lieferumfang enthalten:

Not included in delivery:


Pos. 2
Item 2



Inbusschlüssel
(1x) 6-KANT 6

Allen key
(1x) 6-KANT 6


Schritt 1 / Step 1

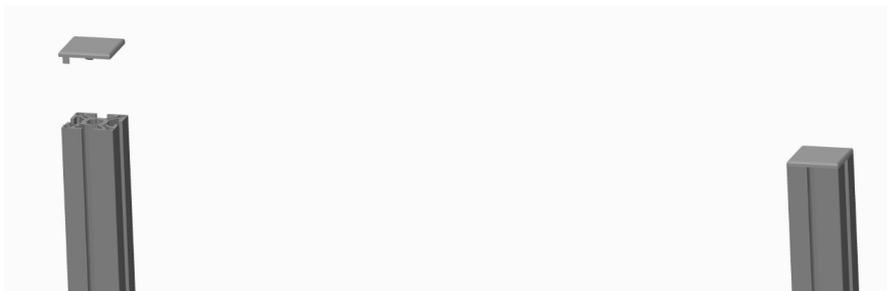

Entfernen Sie die zwei Abdeckkappen von den oberen Profilenden.

Remove the two caps from the upper ends of the profiles.

Schritt 2 / Step 2

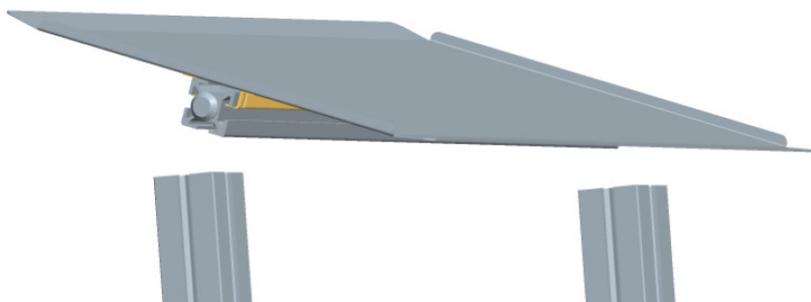

Lösen Sie die Nutensteine der Ablageplatte (Pos. 1) links und rechts mit Hilfe des Inbusschlüssels (Pos. 2) etwas an.

Loosen the slot nuts a little on the shelf (item 1) on the left and right using the Allen key (item 2).

Schieben Sie die Ablageplatte ein und fixieren Sie sie durch Anziehen der Gewindestifte auf der gewünschten Höhe.

Insert the shelf and fix it by tightening the threaded pins to the desired height.

Überprüfen Sie die horizontale Position der Platte mit Hilfe einer Wasserwaage.

Check the shelf's horizontal position using a spirit level.

Schritt 3 / Step 3

Ziehen Sie alle Gewindestifte nochmals an.

Retighten all the threaded pins.

Schritt 4 / Step 4



Montieren Sie die zwei Abdeckkappen wieder auf die sichtbaren Profilenden.

Install the two caps on the visible ends of the profiles again.

**Weiteres nützliches Zubehör
für den Labor- und
Messleitungswagen finden Sie
in unserem Hauptkatalog**

***Please find further useful
accessories for the
laboratory- and test lead
trolley in our main catalogue***